

Instruction Manual : PH Meter

คู่มือการใช้งาน การคาลิเบรท

โดยปกติ ทางโรงงานผู้ผลิต ได้ทำการคาลิเบรท มาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การคาลิเบรท สามารถทำให้การวัดผลแม่นยำยิ่งขึ้น

1. จุ่มอิเล็กโทรดลงใน PH-07



2. ปรับช่องด้านซ้าย



3. ปรับตัวเลขให้เป็น 7.00



4. ล้างอิเล็กโทรด ด้วยน้ำสะอาด



5. ทำขั้นตอนเดียวกันกับ PH-07 แต่เปลี่ยนน้ำยาบัฟเฟอร์เป็น PH-04



6. ปรับช่องทางด้านขวา



7. ปรับตัวเลขให้เป็น 4.00



8. ล้างอิเล็กโทรด ด้วยน้ำสะอาด



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940