

วิธีการคาลิเบรท PH-220S

วิธีการเตรียมอุปกรณ์

1. ต่อสายโพรบเข้ากับตัวเครื่อง
2. กดปุ่ม เปิดเครื่อง
3. ถอดขวดน้ำยาที่เก็บหัววัดออก



Tips:
ควรคาลิเบรทเป็นประจำ สัปดาห์ละครั้งหรือหุ่ครั้ง ก่อนใช้งาน เพื่อให้เครื่อง มีความเที่ยงตรงแม่นยำ



การคาลิเบรท ค่า pH 7.00

ขั้นที่ 1

กดปุ่ม



ขั้นที่ 2

กดปุ่ม



ขั้นที่ 3

จุ่มหัววัดลงในขวดน้ำยา pH buffer 7



ขั้นที่ 4

กดปุ่ม



เริ่มต้นการคาลิเบรท!!

ขั้นที่ 5

รอประมาณ 5 วินาที เครื่องจะแสดง "end" แสดงว่าได้ทำการคาลิเบรทเรียบร้อยแล้ว นำเครื่องไปใช้งานได้เลย



Calibration for pH 4.00

ขั้นที่ 1

กดปุ่ม



ขั้นที่ 2

กดปุ่ม 2 ครั้ง



ขั้นที่ 3

จุ่มหัววัดลงในขวดน้ำยา pH buffer 4



ขั้นที่ 4

กดปุ่ม

CAL start!!



ขั้นที่ 5

รอประมาณ 5 วินาที เครื่องจะแสดง "end" แสดงว่าได้ทำการคาลิเบรทเรียบร้อยแล้ว นำเครื่องไปใช้งานได้เลย



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940